

联系电话:13923457025

联系人:许先生

网址:www.szjujieyq.com

WAK-NO2 (C) 亚硝酸氮水质分析盒, 亚硝酸氮水质检测包, 亚硝酸氮水质测试包, 亚硝酸氮水质快速测试包, 亚硝酸氮水质简易测定器, 亚硝酸氮水质离子测试包, 亚硝酸氮污水测试包, 亚硝酸氮快速测试包, 亚硝酸氮简易测试包, 亚硝酸氮水质试剂盒, 亚硝酸氮水质测试盒, 亚硝酸氮水质分析包, 亚硝酸氮水质药剂包, 亚硝酸氮水质检测器, 亚硝酸氮废水测试包, 亚硝酸氮离子测试包, 亚硝酸氮快速试剂管, 亚硝酸氮水质测试管, 亚硝酸氮水质比色管, 日本共立测试包, 水质离子测试包, 污水测试包, 水质简易测定器, 是由日本共立理化学研究所生产, 简易水质离子测试剂是利用一支长度约 7 公分外径 1 公分的 PE 塑料制封闭性试管, 内部装填了一次测定需要用量的调制试药。使用时先将试管前端的预埋线拉出, 再吸入欲测定的液体样本, 待水溶液与试药反应发色后, 于指定时间内比标准色卡, 判读其浓度值。

| 测定项目 | 型号 | 测定范围/间隔 (mg/l = ppm) | 反应时间 | 数量包装 (支/盒) |
|------------------|------------|---|------|------------|
| 亚硝酸(高) 亚硝酸态-氮 | WAK-NO2(C) | 16 33 66 160 330 660 以上 5 10 20 50 100 200 以上 | 5 分 | 50 |
| 亚硝酸 亚硝酸态-氮 | WAK-NO2 | 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 0.005 0.01 0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 | 2 分 | 50 |

特 长

- 不用调整 pH pH 5~9 之间皆宜使用
- 不用任何器具 只要将预埋线拉出
- 快速得知结果 大部份项目约 5 分钟
- 轻巧方便 每支试管重量约 1 公克
- 不会破损 PE 塑料制试管



应用范围

- * 工程管理 原物料品管、残留量检查、一般用水/循环用水/锅炉用水等管理。
- * 排水管理 最终放流水确认、污水处理设施运转管理、设备试阵、调整验收、异常处理、异常早期发现、操作指导、取缔。
- * 用水检查 自来水/工业用水/地下水检查、自来水塔清洗消毒确认检查、紧急灾害、野外活动等饮用水安全确认检查、牧场农畜等饮用水检查。
- * 养殖管理 养殖渔业水质检查、取水口检查、观赏鱼/水族馆水质检查、活鱼搬运 / 递送管理。
- * 环境调查 河川湖泊水质调查、污染分布、残留调查、污染源追踪、酸雨调查、温泉水调查、海外环境调查。

使用方法

1. 将测试管顶端预埋线拉出
2. 挤压塑料管将空气排出
3. 利用压力差吸入待测液
4. 指定时间后比标准色判读浓度