

美国 Micro-90 清洗剂

2012 年度弗若斯特沙利文北美产品领导奖

国际产品公司成立于 1923 年，致力于生产水基的清洗剂和润滑剂来取代石油基清洗剂和润滑油。国际产品公司避免使用已知的致癌物以及能引起特定目标器官毒性的化合物。我们依照有毒物质控制法案所列的安全物质目录及欧洲目前市场上流通的化学品目录来选择原材料。另外，国际产品公司坚持零排放政策：包括废水零排放、废气零排放以及有毒物质零排放。我们所有产品都无毒、无腐蚀性。公司的政策是遵守环保法规，比如不在我们的产品中添加阻燃剂、酚类以及某些物质（如镉、汞、铬和铅）。国际产品公司是 ISO 认证公司。所有的产品都在制造

Micro-90 清洗剂产品特点：

1. Micro-90 是一种浓缩弱碱性清洗剂，无毒、不易燃、无腐蚀性、无致癌物、无磷酸盐、无硅酸盐、无硼酸盐、无卤化物、无酚类、无 CFC、无 ODC 成份，符合 FDA 认证，NSF 认证中可用于食品加工的 A1 清洁剂，SNAP 认证，ROSS 认证
2. 有效去除多种污渍，如：油品、油脂、油泥、蜡、焦油、助焊剂、硬水渍、生物材料、不溶性氧化物、细粉、土壤
3. 应用于实验室器皿清洗、工业设备、CIP 管路、显微镜镜头、滤膜清洁、金属、玻璃、陶瓷、宝石、人体假肢、医疗器械、电子元

器件、金属零部件、Nuclear Industry、太阳能行业

4. 使用方法：手工浸泡刷洗、低压冲洗冲刷搅拌、CIP、超声波清洗机

5. 建议 1-2% 稀释比例即可有效清洁，1 升 Micro-90 清洗剂可配成 50—100 升清洗液

6. PH 约 9.5 (浓缩液时)，比重=1.135 (25 度)

7. 常温通风处保存，避免阳光直射，保质期 5 年

注：清洗铝、锌、铜及其合金金属表面时，浓度、时间不宜过长

货号	产品描述
M-9050-12	Micro-90 清洗剂，1 箱(12 瓶×1 升)
M-9051	Micro-90 清洗剂，1 箱(4 瓶×3.8 升)
M-9052	Micro-90 清洗剂，1 桶 20 升

清洗剂类型	Micro-90	LF2100	ZYMIT	Surface930
丙烯酸乳胶漆、动物油、植物油、液压油、矿物油、蜡、石油润滑脂、石油润滑油、口香糖、指纹、金属加工液、锈	可以	可以	--	可以
粘土、膨润土、浮石、矿	可以	可以	--	--

藏、水渍、皂垢、氧化物、 水垢、铁锈、车间粉尘、 助焊剂、焦油、沥青				
聚氨酯油漆	--	可以	--	可以
水泥	--	可以	--	可以
血	可以	--	可以	--
制药血清	可以	可以	可以	可以
淀粉, 碳水化合物	可以	可以	可以	--
鸡蛋, 黄油, 果渍, 尿、 明胶、蛋白质	--	--	可以	--

注:

1. Micro-90 清洗剂是浓缩剂, 使用前必须用水稀释
2. 加水过快可导致洗涤剂产生泡沫, 应该先向容器中加水, 然后再加清洗剂可防止过量泡沫产生

参照以下稀释数据

容器规格	0.5%	1%	2%	5%
1 升	5 毫升	10 毫升	20 毫升	50 毫升
4 升	20 毫升	40 毫升	80 毫升	200 毫升
10 升	50 毫升	100 毫升	200 毫升	500 毫升
20 升	100 毫升	200 毫升	400 毫升	1 升

40 升	200 毫升	400 毫升	800 毫升	2 升
100 升	500 毫升	1 升	2 升	5 升
200 升	1 升	2 升	4 升	10 升
400 升	2 升	4 升	8 升	20 升

1. Micro-90 清洗剂，用于超声波清洗机
2. LF2100 清洗剂，低泡沫，用于高压清洗枪、洗瓶机
3. ZYMIT 酶清洗剂，用于生命科学中清洗组织、血液
4. Surface930 表面清洗剂，用于清洗易损表面，如镜头、宝石等

上海拜普实业发展有限公司是 IPC 公司授权经销商，长期备有库存，竭诚为广大用户提供更可靠高效的 Micro-90 清洗剂及完善的技术支持（试用装请来电咨询）。

