

Incubator Cleaner (培养箱除菌剂)

◆产品说明

Incubator Cleaner 具有很强的抑菌功能,可用于培养箱的污染控制,通过清除培养箱内细菌、真菌及其孢子,可有效防止细胞的污染,从而减少由于细胞污染带来的人力、财力、时间方面的浪费。

◆产品内容

名称	货号	规格
Incubator Cleaner	GP 5027	480mL

◆储存方式

常温,置阴凉处保存。

◆保质期

2 年。

◆使用方法

1. 移除细胞后,直接对细胞培养箱的隔板、内壁喷洒适量,也可倒出少许,将脱脂棉球浸泡后擦拭使用。

2. 建议一周处理一次,配合晶欣生物的培养箱水盘除菌剂 Tray Cleaner (GP5027) 使用效果更佳。遇污染爆发时期,如梅雨季节等,可适当增加用量。

※注意事项:

- (1) 操作时,穿戴适当的防护服和手套操作。
- (2) 处理后,培养箱密封 20~30 min 后再使用。
- (3) 避免直接接触皮肤、眼睛,一旦接触,应立即用大量的清水冲洗,不要延误。