


GenXion® 蓝光切胶仪

产品货号: GX033

产品规格: 1 台

产品介绍

本品与 Super GelBlue 核酸染料配套使用效果最佳, 同时兼容市场上其他同类产品, 如 SYBR Green I, GelGreen, SYBR Green II, SYBR Safe, Goldview, SYBR Gold, SYPRO Ruby, eGFP, Cy2, FITC 等。

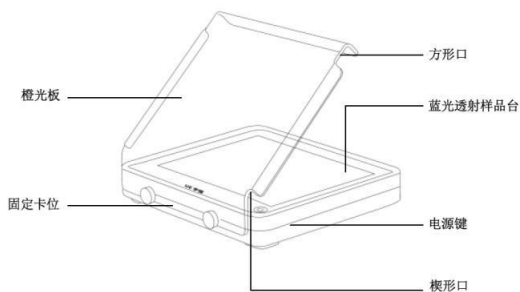

使用方法

1. 将蓝光切胶仪放置于水平且平稳的台面上。
2. 将橙光板卡到固定卡位上。若观察, 将方形口安装入固定卡位, 从橙光板上方观察; 若需切胶, 将楔形口安装进固定卡位, 从橙光板后方将两手从侧面伸至蓝光透射样品台。
3. 将凝胶放到蓝光透射样品台上, 点击电源按钮打开光源。