

cubee. 迷你离心机

一、简介:

cubee 迷你离心机采用马达旋转所带动的强力离心力,使液態樣本達到沉析,混合物分離等作用。其專利設計的轉子可同時使用不同尺寸的 PCR 離心管。造型美觀,操作簡便,維護方便。廣泛應用於醫藥衛生、環保、農業、畜牧業等教育科研和生產部門。

二、規格:

- 1、尺寸: 183x151x153mm
- 2、使用電源: 100-240V, 50/60Hz, 自動切換。
- 3、轉速: 4700 rpm
- 4、保險絲: 2A, 250V

三、使用方法:

首先將 cubee 迷你离心机放在清潔平整而堅實的檯面上,啟動電源,開啟離心機蓋,取容量相等的液體裝入離心管內,對稱放入離心頭的孔內,關閉機蓋。欲停止運轉,只需輕壓並打開離心機蓋,馬達即自動減速停止。

四、保固:

一年有效保固,但不包含使用者刻意的損壞及不當的使用。

五、清潔:

以沾了清水的布,或非腐蝕性的清潔液 (pH<8) 輕輕擦拭即可。確保機器運轉前機身已完全乾燥。絕不能將機器浸至任何液體中。

六、注意事項:

- 1、轉子上的離心管需“對稱”的擺放。離心管內必須灌入等量的樣品,切不可使轉頭在不平等的狀態下運行。
- 2、嚴禁在未安裝離心轉子的情況下空載運行。
- 3、離心機在運行時不得移動離心機。