



## SDS-PAGE 蛋白电泳液粉 (Tris-Gly-SDS, Powder)

产品编号	产品名称	包装
JXF006	SDS-PAGE 蛋白电泳液粉 (Tris-Gly-SDS, Powder)	10x1L

### 产品简介:

SDS-PAGE 蛋白电泳液粉是适用于Tris-Gly体系凝胶的电泳缓冲液，不适合用于Hepes, Bis-tris等缓冲体系的凝胶。

本产品以粉末形式提供，共 10 小包，每小包可配制 1000 mL 1×工作液。

**保存条件:** 室温保存，2年有效。

### 注意事项:

- 1.1× 工作液配制好后使用时间不宜超过2周。
- 2.仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3.为了您的安全和健康，请穿戴好个人防护装备和服装进行操作。

### 使用说明: (仅供参考)

- 1.取1小包可以配制 1000 mL电泳液的粉剂，倒入到一洁净的烧杯中，加入蒸馏水到约900mL，溶解。
- 2.在量筒中定容到 1000 mL，即为 1× 工作液。
- 3.混匀后即可使用。
- 4.未用完的电泳液可室温保存，通常室温可保存2-3天，4℃可保存1-2周。

