

Western 转膜缓冲液（粉末）

产品编号	产品名称	包装
JXF007	Western 转膜缓冲液（粉末）	10x1L

产品简介：

Western转移缓冲液又称蛋白印迹转移缓冲液或转膜缓冲液，适用于Western Blot实验中把蛋白质转移到 PVDF膜或NC膜上，以便进行抗体的孵育和下游实验。

晶欣生物Western转移缓冲粉剂主要成分为Tris、甘氨酸等，不含甲醇，主要用于蛋白质转移到PVDF膜或 NC 膜，不适用于把蛋白质转移到尼龙膜上。

本产品为粉剂，需溶解于去离子水后使用。

保存条件：室温保存，24个月有效。

注意事项：

- 1.尽量选择优级甲醇，分析纯甲醇也可使用。
- 2.仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
- 3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

使用说明：

1.取出包装袋中的全部粉剂溶于600mL的去离子水或者蒸馏水中，定容至800mL，使用前加入200mL甲醇溶液混匀。

2.本产品不含 SDS，蛋白分子量较大或者疏水性较强时，为增加转膜效果，可适当添加少量 SDS（参考工作浓度为0.025-0.1%）。

3.大多数蛋白质转移，应置于 4℃进行，以防止蛋白降解。

官方网址：<http://www.genesion.com.cn>

订货热线：4006169114、020-84224925

Email:whiga22@126.com

