



## 油红O 染液

**Catalog No:** JXR009

**Quantity:** 100ml

本试剂为储备液(Stocking solution)，实验前需要使用的工作液的配制方法：储备液与去离子水以 3: 2 体积比例混匀，用滤纸过滤后作为新鲜工作液，此新鲜工作液 2hours 内使用。

### 细胞油红 O 染色（供参考）：

1. PBS 洗细胞 3 次，4%多聚甲醛固定 5min，PBS 冲洗。
2. 60%异丙醇润洗 10s。
3. 0.3%油红 O 染色液（工作液）染色 1-3min，(染色时需加盖以免异丙醇挥发染料沉淀)，
4. 倒去染液。
5. 60%异丙醇漂洗去多余染液，PBS 清洗 3 次。
6. 倒置显微镜下观察，细胞内脂质呈红色。

### 血管油红 O 染色（供参考）：

1. 血管纵向剖开，4%多聚甲醛固定后，PBS 清洗。
2. 60%异丙醇润洗 20s。
3. 0.3%油红 O 染色液（工作液）染色 5min，反复颠倒染色管，使染色均匀。
4. 倒去染液。60%异丙醇漂洗 3 次，每次 5min，洗去多余染液。PBS 清洗。
5. 拍照分析。

### **Storage & Stability:**

This stocking solution is stable for 1 year after receipt when sealed to prevent the evaporation of isopropanol and stored at room temperature. .

官方网址：<http://www.genesion.com.cn>

订货热线：4006169114、020-84224925

Email:whiga22@126.com

