



## 极快速脱钙液

货号	品名	包装
JX088F	极快速脱钙液	500ml

### 产品介绍:

GenXion 生产的极快速脱钙液采用新的配方配置, 本品可在不破坏组织结构及影响染色的同时, 可促进脱钙并加快脱钙速度, 纺织纤维性质组织过度膨胀, 并且保证了制片的质量, 此方法脱钙较硝酸平和, 标本不易变色。

### 储存条件:

室温保存, 有效期 1 年。

### 使用说明 (仅供参考):

小鼠股骨 2 小时, 大鼠股骨 4 小时, 其它骨组织根据组织大小调整时间, 以标本可以用刀片切开为标准。

脱钙后需自来水冲泡 12 小时。

### 注意事项:

1. 本产品仅限于专业人员的科学研究用, 不得用于临床诊断或治疗, 不得用于食品或药品。
2. 为了您的安全和健康, 请穿实验服并戴一次性手套操作。

官方网址: <http://www.genesion.com.cn>

订货热线: 4006169114、020-84224925

Email:whiga22@126.com

