

睡眠剥夺仪使用手册

一、仪器开机须知

- 1、拆箱后，需要先撕除仪器表面的保鲜膜和固定胶带；
- 2、仪器配件清点：

编号	配件名称	数量
1	剥夺笼	1 套
2	饮水瓶	1 只
3	稳压电源	1 个
4	3P 电源线	1 根
5	使用手册	1 份

二、仪器使用步骤

- 1、拧松仪器黑色托架左右 2 侧的圆头螺丝，将鼠笼平移退出，如图 1.1

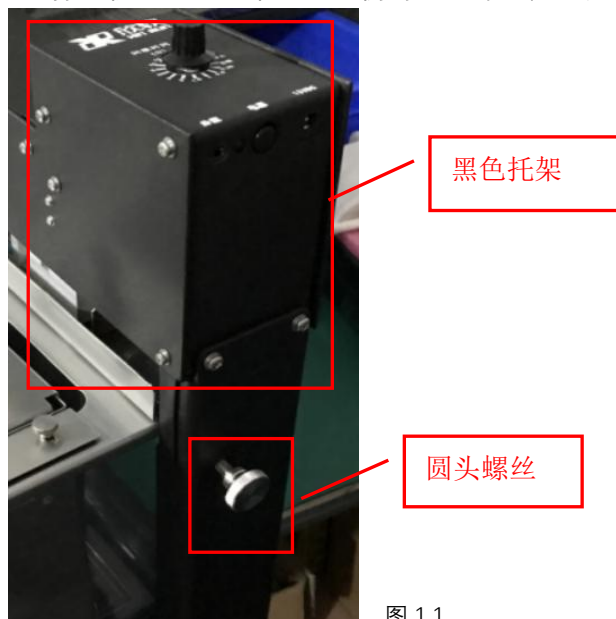


图 1.1

- 2、将鼠笼平移推进黑色托架，同时务必将图示移位器凹槽与黑色托架下方的圆柱圆棒对准位置，移位器可以手动左右滑行，务必将圆柱圆棒卡在凹槽之内!!!

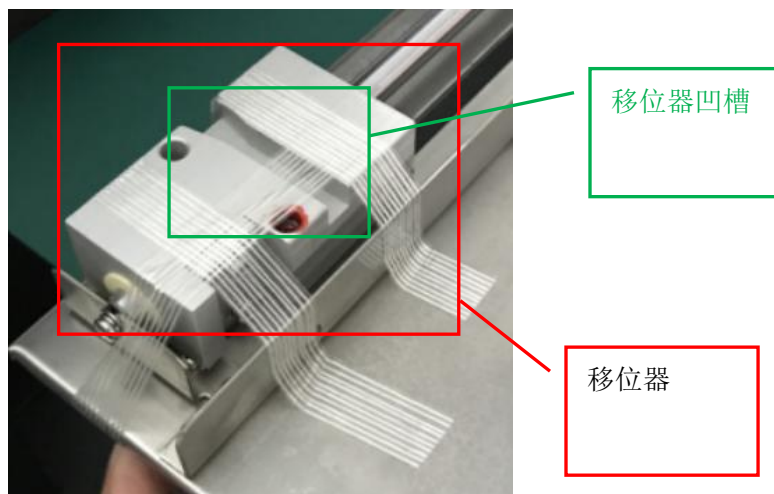


图 2.1

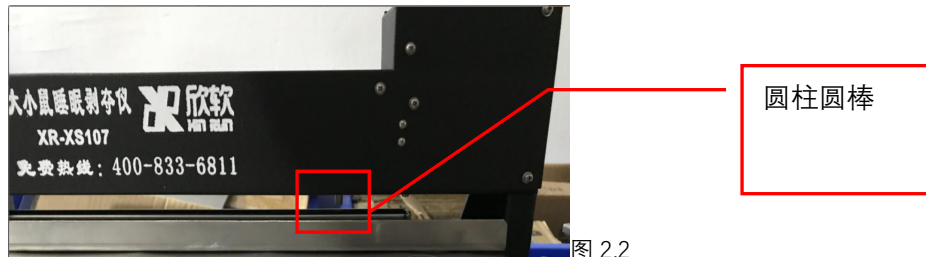


图 2.2

- 3、鼠笼完整推入黑色托架内，将托架左右 2 侧的圆头螺丝拧紧，牢牢固定住鼠笼
- 4、将电源线插入黑色托架右侧的电源孔，通电
- 5、按下开关按钮，调节黑色托架正上方的旋钮，选择运行模式。运行模式分为连续模式和间歇模式，其中连续模式为不停歇整笼左右来回扫描；间歇模式为多次扫描之间会有间隔一段休息时间

三、注意事项

- 1、不建议单只鼠笼内放置过多小鼠或者大鼠，通常建议大鼠 1-2 只，小鼠 1-5 只；
- 2、**特别注意**，黑色托架下方的圆柱圆棒必须卡进移位器凹槽内；
- 3、清洗鼠笼时，不要使用有机溶剂；
- 4、实验时，鼠笼内不建议放垫料；
- 5、仪器连续开机时长不建议超过 36 小时；
- 6、如需定制功能，或与第三方软件系统（如脑电系统）同步兼容，务必联系技术工程师；
- 7、不可未经我司同意，擅自拆卸。如有质量问题，请电话联系或者返厂维修；



上海欣软信息科技有限公司

免费热线：400-833-6811

网址：www.softmaze.com