


3M™快速涂抹 棒 (Quick Swab)


性能简介

- 使涂抹设备和样品收集的时间减少50%。
- 减少培养基，稀释液及移液设备的花费。
- 便捷环境涂抹测试系统。
- 设备齐全。
- 干、湿两种取样方式。
- 直接转移1毫升样品，无需移液设备。
- 5英寸长的人造纤维涂抹头。
- Lethen肉汤培养基。
- 伽马射线辐射灭菌。

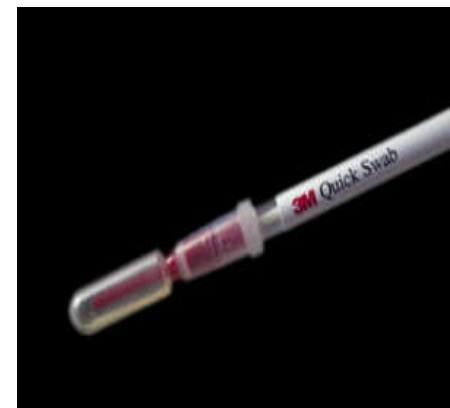


3M™快速涂抹棒 (Quick Swab)


干式取样 – 当待测表面潮湿时

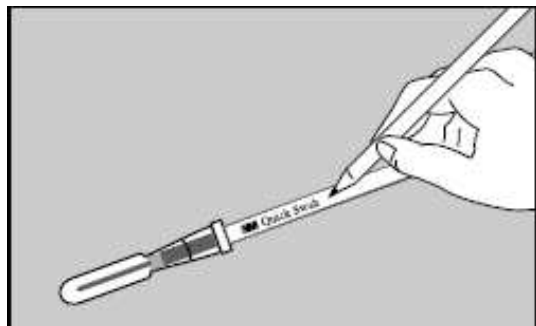


1. 标记每个涂抹棒

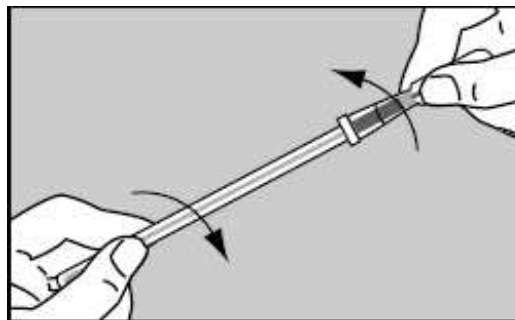


2. 拧扭管子使球茎末端和涂抹棒管相连处分开

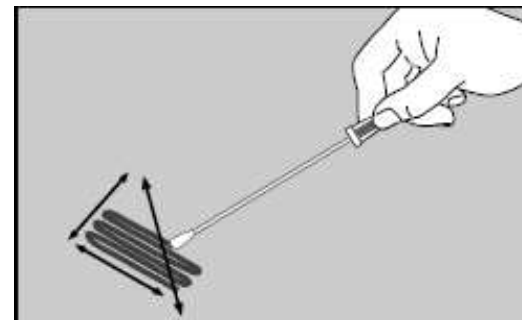

3. 30度角缓慢并全面涂抹待测表面,每涂抹一次注意翻转涂抹棒头的方向

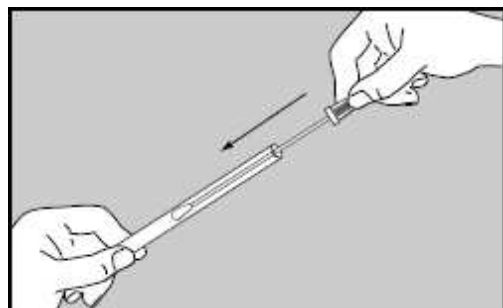

4. 取样后, 完整地把涂抹棒放回管中

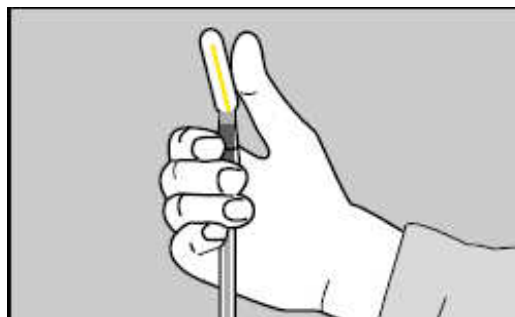


5. 用大拇指掰断球茎中的红色阀门, 听到啪的一声, 阀门打开, Leetheen 肉汤流入管中和浸湿涂抹棒




6. 用力挤压球茎末端, 使 Leetheen 肉汤流入管中

3M™快速涂抹棒 (Quick Swab)


干式取样 – 当待测表面潮湿时

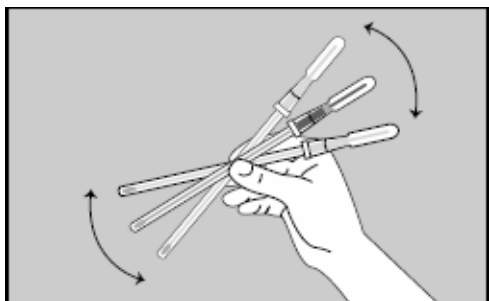


7. 在实验室里, 充分振荡涂抹棒至少10分钟, 使菌与涂抹棒分离

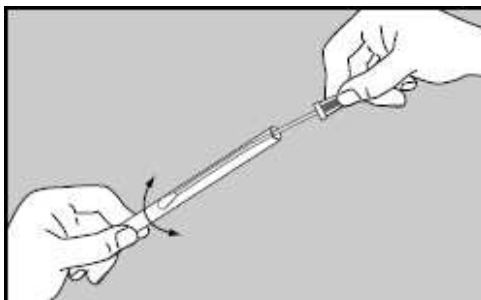

8. 在管壁上挤拧出涂抹棒头上的内容物, 按通常工业用标准方法处置弃去涂抹棒

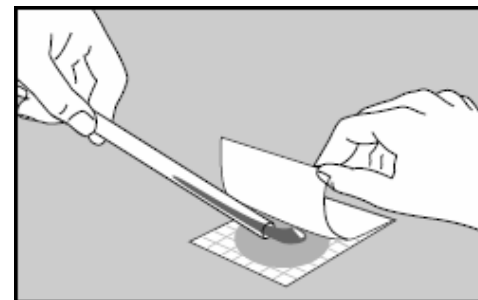


9. 小心地倾注管中的全部内容物到3M Petrifilm™测试片上

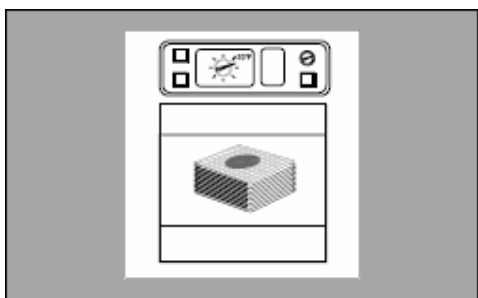


10. 按包装内说明培养测试片

3M™快速涂抹棒 (Quick Swab)

湿式取样 – 当待测表面干燥时

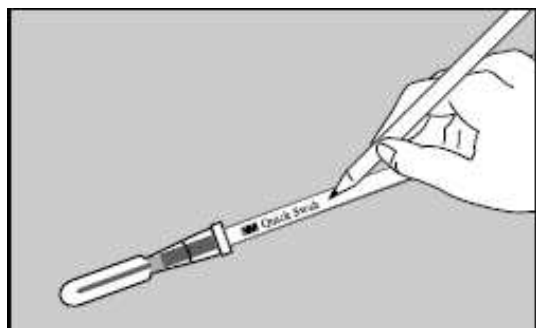


1. 标记每个涂抹棒

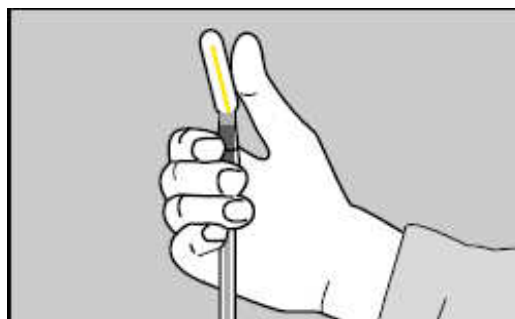


2. 用大拇指掰断球茎中的红色阀门, 听到啪的一声, 阀门打开, Leetheen 肉汤流入管中和浸湿涂抹棒




3. 用力挤压球茎末端, 使 Leetheen 肉汤流入管中

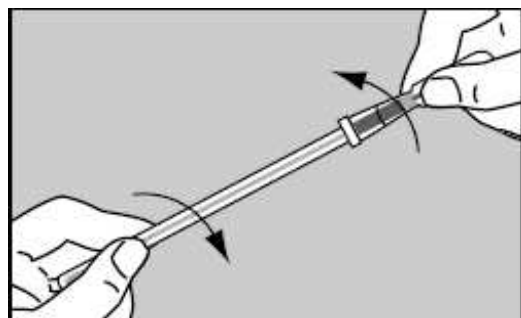

4. 拧扭管子使球茎末端和涂抹棒管相连处分开

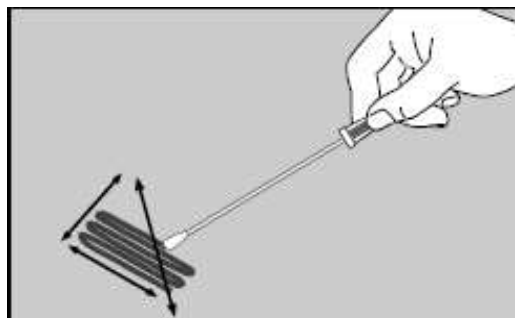


5. 30度角缓慢并全面涂抹待测表面, 每涂抹一次注意翻转涂抹棒头的方向

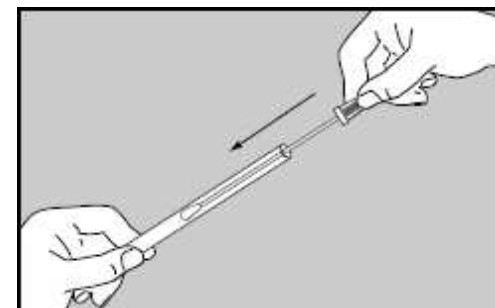


6. 取样后, 完整地把涂抹棒放回管中

3M™快速涂抹棒 (Quick Swab)


湿式取样 – 当待测表面干燥时

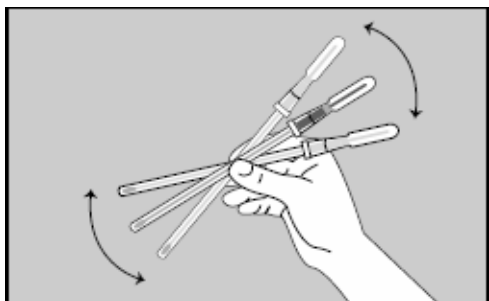


7. 在实验室里, 充分振荡涂抹棒至少10分钟, 使菌与涂抹棒分离

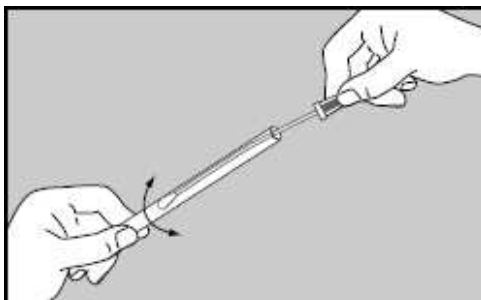

8. 在管壁上挤拧出涂抹棒头上的内容物, 按通常工业用标准方法处置弃去涂抹棒

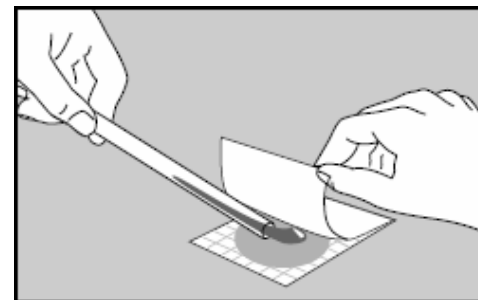

9. 小心地倾注管中的全部内容物到3M Petrifilm™测试片上

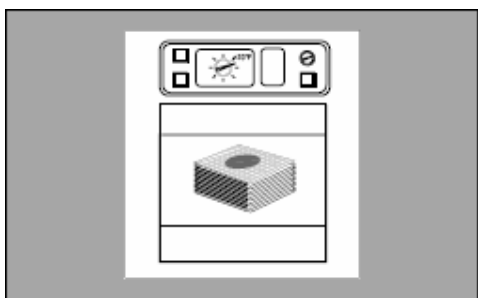

10. 按包装内说明培养测试片